シカジーニアス コアグラーゼ検出セット(黄色ブドウ球菌用) Cica Geneus Staph Coagulase Detection Set






黄色ブドウ球菌の産生するコアグラーゼ(COA)は、血清型的にI~X型に分類されることが知られており、 重要な疫学マーカーとして利用されています。本製品ではマルチプレックスPCR法を用いて分離培養 培地から単離された黄色ブドウ球菌のI~VII型のコアグラーゼ型を簡便に判別することができます。

Sakai F. et al., J.Microbiol.Methods. 75(2): 312-317 (2008)

特長


- ●短時間(約3時間)で黄色ブドウ球菌のコアグラーゼ型別が可能です。
- ●マルチプレックスPCRの結果に基づいて、簡単に判別できます(図参照)。
- ●抗血清法との高い一致率(155株で99.2%)を有しています(表参照)。

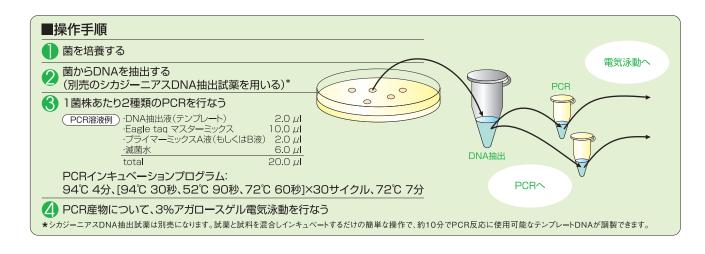

■キットの構成(50回分)

個別名和	尔	容	量
試薬A	プライマーミックスA(II、IV、VII、VII型、femA)	0.1	ml×1本
試薬B	プライマーミックスB(I、II、V、VI型、femA)	0.1	ml×1本
試薬C	6×ローディングバッファー	1.0	ml×1本
附属品	EagleTaq Master Mix*	1.0	ml×1本

* EagleTag Master Mixは、Roche Diagnostics K.K.の商品です。

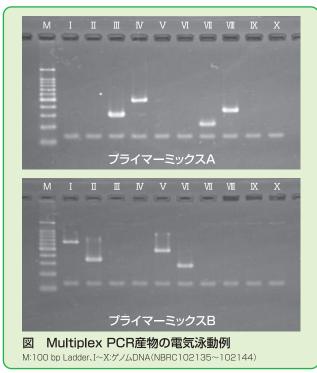

食中毒を引き起こす黄色ブドウ球菌は、COAVII型が全体の6~7割を占め、次いでII、II、VI型、がそれぞれ約1割程度確認されることが知られております。

■コアグラーゼ型の標準株と増幅産物サイズ

NBRC番号	COA型	プライマー ミックスA	プライマー ミックスB
NBRC102135	Ι	_	644 bp
NBRC102136	П	_	342 bp
NBRC102137	Ш	310 bp	_
NBRC102138	IV	490 bp	_
NBRC102139	V	_	482 bp
NBRC102140	VI	_	269 bp
NBRC102141	VII	217 bp	_
NBRC102142	VIII	358 bp	_
NBRC102143	IX	_	_
NBRC102144	X	_	_
全菌株	fem A	132 bp	132 bp

本製品では、コアグラーゼIXとX型は検出できません。

表 本法と抗血清法との相関性

抗血流				本法	;(P	CR)				
COA型	被検体	I	II	Ш	IV	V	VI	VII	VIII	N.T.
I	3	3								
II	23		23							
III	12			12						
IV	8				7					1
V	5					5				
VI	73						73			
VII	21							21		
VIII	10								10	
Total	155	3	23	12	7	5	73	21	10	1

N.T.はI~Ⅷ型に該当せず。

製品情報

製品番号	製品名	包装	希望価格(円)	保存
08179-96	シカジーニアス® コアグラーゼ検出セット(黄色ブドウ球菌用)	50回分	53,000	冷凍 (-20 ~ -25 ℃)
08178-96	シカジーニアス® DNA抽出試薬	120回分	24,000	冷蔵 (2 ℃~8℃)

● 関連試薬

製品番号	製品名	包装	希望価格(円)
72150	クロモアガーmSuperCARBA/C3GR分画培地	10枚	3,700
46510-79	10×TBE緩衝液	1 L	5,300

製品番号	製品名	包装	希望価格(円)
01089-23	アガロースKANTO HC	100 g	29,500
14575-43	臭化エチジウム溶液(2 mg/mL、点眼瓶入)	10 mL	5,400

- ●本キットは、雪印乳業株式会社と順天堂大学から特許許諾を得て、製造販売しております。他メーカーの商品に関するライセンス・パテントについては、各メーカーにご確認ください。
 - ◆ 本記載の製品は、試薬(試験、研究用として用いる化学薬品)としての用途にご利用ください。◆ 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。◆ 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。 最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。



関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (03) 6214-1090 541-0043 大阪市中央区高麗橋3丁目3番11号 (06) 6231-1672 812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092) 414-9361

 \ll http://www.kanto.co.jp E-mail;reag-info@gms.kanto.co.jp \gg