

+: 使用可 / 空欄: 使用不可

Dispenser Selection

- Dispensette® S
- Dispensette® S Organic
- Dispensette® S TA



- seripettor®
- seripettor® pro



試薬	Disp.S	Dis.Orga	Disp.TA	seri.	seri.pro
BSA 血清				+	+
HEPES 緩衝液				+	+
LB 培地				+	+
MEM 培地				+	+
PBS 緩衝液				+	+
RPMI 1640				+	+
SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)				+	+
TE 緩衝液				+	+
TRIS 緩衝液				+	+
アガー(60℃)				+	
アクリル酸	+	+			+
アクリロニトリル	+	+			+
アジピン酸	+			+	+
アセチルアセトン	+	+		+	+
アセチルデヒド	+	+			+
アゼトニトリル	+	+			+
アゼトフェノン		+		+	
アセトン	+	+			+
アニリン	+	+			+
アミノ酸	+			+	+
アミルアルコール(ベンタノール)	+	+		+	+
アリルアルコール	+	+		+	+
安息香酸メチル	+	+			+
アンモニア水			+		
アンモニア水 20% 以下	+	+	+	+	+
アンモニア水 20-30%		+	+	+	+
イソアミルアルコール	+	+			+
イソオクタン		+			
イソブタノール	+	+		+	+
イソプロパノール(2- プロパノール)	+	+		+	+
イソプロピルエーテル	+	+			
エタノール	+	+		+	+
エタノールアミン	+	+			
エチルベンゼン		+			

試薬	Disp.S	Dis.Orga	Disp.TA	seri.	seri.pro
塩化亜鉛 10% 以下	+			+	+
塩化アセチル		+			
塩化アミル(クロロペンタン)		+			
塩化アルミニウム	+			+	+
塩化アンモニウム	+			+	+
塩化エチレン		+			
塩化カリウム	+			+	+
塩化カルシウム	+			+	+
塩化ナトリウム	+			+	+
塩化バリウム	+			+	+
塩化ベンジル	+	+			+
塩化ベンゾイル	+	+			
塩化メチレン		+			
塩酸			+		
塩酸 20% 以下	+	+	+		+
塩酸 20-37% *2		+	+		+
オクトキシノール 9(TRITON X-100)				+	+
オレイン酸	+	+			
過塩素酸	+	+	+		+
過酢酸		+			
過酸化水素			+	*4	
過酸化水素 35% 以下		+	+	*4	+
過マンガン酸カリウム	+			+	+
ギ酸 100% 以下		+			+
ギ酸メチル	+	+			
キシレン		+			
グアニジン塩酸塩				+	+
クメン(イソプロピルベンゼン)	+	+			+
グリコール(エチレングリコール)	+	+		+	+
グリコール酸 50% 以下	+			+	+
グリセロール	+	+		+	+
クレソール		+			
クロム酸 50% 以下	+	+			+
クロム硫酸	+				
クロロアセトアルデヒド 45% 以下	+	+			+
クロロアセトン	+	+			
クロロ酢酸	+	+			+
クロロスルホン酸		+			
クロロナフタレン	+	+			
クロロブタン	+	+			
クロロベンゼン	+	+			
クロロホルム		+			
鉱油(エンジンオイル)	+	+			+
酢酸 5%	+	+	+	+	+
酢酸 96% 以下	+	+	+		+
酢酸(氷酢酸) 100%	+	+	+		+
酢酸n-アミル	+	+			+
酢酸n-ブチル	+	+			+
酢酸エチル	+	+			
酢酸銀	+			+	+
酢酸ナトリウム	+			+	+
サリチルアルデヒド	+	+			+
サリチル酸				+	+
次亜塩素酸カルシウム	+				+
次亜塩素酸ナトリウム	+				
次亜塩素酸ナトリウム 20% 以下					+
ジエタノールアミン	+	+			
ジエチルアミン	+	+			
ジエチルエーテル					
1,2 ジエチルベンゼン	+	+			
ジエチレングリコール	+	+		+	+
四塩化炭素		+			
1,4 ジオキサン		+			
シクロヘキサノン	+	+			

+: 使用可 / 空欄: 使用不可

試薬	Disp.S	Dis.Orga	Disp.TA	seri.	seri.pro
シクロヘキサン		+			
シクロペンタン		+			
シクロロエタン		+			
シクロロエチレン		+			
シクロロ酢酸		+			
シクロロベンゼン	+	+			
シクロロメタン		+			
ジフェニルエーテル	+	+			
ジベンジルエーテル	+	+			
ジメチルアニリン	+				+
ジメチルスルホキシド(DMSO)	+	+			+
ジメチルホルムアミド(DMF)	+	+			
臭化エチジウム溶液				+	+
臭化水素酸		+			+
臭素			+		
シュウ酸	+			+	+
酒石酸	+				+
硝酸			+		
硝酸 10%	+	+	+		+
硝酸 30% 以下	+	+	+		
硝酸 30-70% *1/*2		+	+		
硝酸銀	+			+	+
シンチレーション液	+	+			
水酸化カリウム	+			+	+
水酸化カリウム(エタノール溶液)				+	+
水酸化カルシウム	+			+	+
水酸化テトラメチルアンモニウム	+				
水酸化ナトリウム 30% 以下	+		+	*3	+
精油		+			
石油 沸点 180-220℃		+			
石油エーテル 沸点 40-70℃		+			
炭酸カルシウム	+			+	+
1- デカノール	+	+			
デカン	+	+			
テトラクロロエチレン		+			
テトラヒドロフラン(THF) *1/*2		+			
テレピン油		+			
灯油(軽油) 沸点 250-350℃		+			
トリエタノールアミン	+	+			
トリエチレングリコール	+	+			
トリクロロエタン		+			
トリクロロエチレン		+			
トリクロロトリフルオロエタン		+			
トリクロロベンゼン		+			
トリクロロ酢酸		+			
トリス緩衝生理食塩水 w.Tween20				+	+
トリフオロ酢酸(TFA)		+			
トリフルオロエタン		+			
トルエン		+			
ニクロム酸カリウム	+			+	+
ニクロム酸ナトリウム	+			+	+
ニトロベンゼン	+	+			
乳酸	+			+	+
尿素	+			+	+
パークロロエチレン		+			
ピペリジン	+	+			+
ピリジン	+	+			+
ビルビン酸	+	+		+	+
フェニルエタノール	+	+			
フェニルヒドラジン	+	+			
フェノール	+	+			+
1-ブタノール	+	+			+
ブタンジオール	+	+		+	+
ブチルアミン	+	+			+

試薬	Disp.S	Dis.Orga	Disp.TA	seri.	seri.pro
ブチルメチルエーテル	+	+			
フッ化アンモニウム	+			+	+
フッ化水素酸(フッ酸)			+	*3	
フッ化ナトリウム	+			+	+
フルオロ酢酸		+			
プロピオン酸	+	+		+	+
プロピレングリコール(プロパンジオール)	+	+		+	+
プロモナフタレン	+	+			
プロモベンゼン	+	+			
ヘキサノール	+	+			+
ヘキサン		+			
ヘキサン酸	+	+		+	+
ヘプタン		+			
ベンジルアミン	+	+			+
ベンジルアルコール	+	+			+
ベンジン(石油ベンジン)沸点 70-180℃		+			
ベンズアルデヒド	+	+			+
ベンゼン(ベンノール)	+	+			
n-ヘンタン		+			
ホウ酸 10% 以下	+	+		+	+
ポリソルベート(TWEEN)				+	+
ホルムアミド	+	+		+	+
ホルムアルデヒド 40% 以下	+			+	+
マッコイ 5A 培地				+	+
無水酢酸		+			
メタノール	+	+		+	+
メチルエチルケトン	+	+			+
メチルブチルエーテル	+	+			
メチルプロピルケトン	+	+			+
メトキシベンゼン	+	+			
モノクロロ酢酸	+	+			+
ヨウ化水素酸 57% 以下	+	*2	+	*2	+
酸酸	+	+			
硫酸			+		
硫酸 10%	+	+	+	+	+
硫酸 98% 以下	+	+	+		
硫酸亜鉛 10% 以下	+			+	+
硫酸アンモニウム	+			+	+
硫酸銅	+			+	+
リンゲル液				+	+
リン酸			+		
リン酸 85%+ 硫酸 98% 1:1	+	+			
リン酸 85% 以下	+	+	+		+

【注意事項】

耐薬品性リストは、本カタログ発行前に実施された試験を反映しております。製品の取り扱い説明書及び試薬メーカーのSDSに記載されている指示に必ず従ってください。

本記載の化学物質以外にも、各種の有機・無機塩基性溶液（生理的緩衝液など）、生体界面活性剤、細胞培養培地が分注できます。しかし、使用部材の耐薬品性が確認できない場合は、ユーザー様責任のもとご使用ください。その際、保証対象外になりますので、ご了承ください。

- *1 ETFE製または、PTFE製のボトルアダプター（→P.18）
- *2 バルブブロック用シール（PTFE製）
- *3 ブラチナー-イリジウムバルブスプリングのみ
- *4 タantalバルブスプリングのみ
- をそれぞれ使用して下さい。