

312-150

GeneAll Ribospin vRD plus

実験を行う前に…

- ・初回使用時に規定量のエタノールを Buffer RB1、Buffer RBW、Buffer RNW に加えて下さい。
- ・Buffer VL に沈殿が生じた場合には 37 °C でインキュベートし、沈殿をよく溶かしてからご使用下さい。
- ・キット到着後、Carrier RNA は冷蔵保管して下さい。初回使用時には 270 μ L の Nuclease-free water を加え、溶解して下さい。
溶解した Carrier RNA (Carrier RNA 溶液) は 1 検体につき 5 μ L 使用します。必要に応じて小分けをし、-20 °C で保管して下さい。
Carrier RNA 溶液の凍結融解は 3 回以上繰り返さないで下さい。

操作方法

