

～ 微生物検査用培地 ～  
緩衝ペプトン水 ISO処方



Kanto Reagents



特長

- ボトル、リパック(詰め替え用)包装、分包タイプ、調製済みの培地をご用意しております
- リパック、分包タイプは造粒加工により培地が飛散いたしません



関東化学株式会社

本培地は、食安発0729第4号『食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について』や標準試験法、食品衛生検査指針2015 微生物編に記載されております。

## 組成 (g/L)

カゼイン酵素分解産物	・ ・ ・	10.0	g
塩化ナトリウム	・ ・ ・	5.0	g
リン酸水素二ナトリウム	・ ・ ・	3.5	g
リン酸二水素カリウム	・ ・ ・	1.5	g
pH 7.0±0.2			

## 調製方法

### 【ボトル、リパック】

本品20gを1Lの精製水に懸濁し、加熱溶解後、121℃、15分間滅菌する。

### 【1L用分包】

本品1袋を1Lの精製水に懸濁し、加熱溶解後、121℃、15分間滅菌する。

### 【450mL用分包】

本品1袋を450mLの精製水に懸濁し、加熱溶解後、121℃、15分間滅菌する。

製品番号	製品名	容量	貯法	有効期限	定価
710001-3	緩衝ペプトン水 (ISO処方)	500g	10~30℃	5年	11,000 円
717724-0	リパックシステム 緩衝ペプトン水 ISO処方	300g	室温	5年	6,200 円
717724-1	緩衝ペプトン水 ISO処方	1L用×40袋	室温	5年	15,000 円
717724-4	緩衝ペプトン水 ISO処方	450mL用×40袋	室温	5年	10,000 円
49957-00	BPW緩衝液 ISO処方 (225mL)	225mL×30袋	10~25℃	6ヶ月	7,500 円
717715-1	リパックシステム 専用ボトル	-	-	-	1,100 円

- 本記載の製品は、試薬 ( 試験、研究用として用いる化学薬品 ) としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>