


シカメディア

CP加ポテトブドウ糖寒天培地

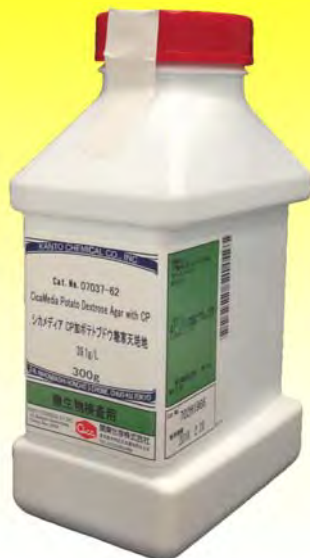

酵母の培養所見



培養条件：25℃, 72時間培養

特長

- ・ クロラムフェニコールを別途購入する必要がございません
- ・ 既定量量り取ってすぐにご使用頂けます
- ・ クロラムフェニコールの入れ忘れ防止になります

組成 (g/L)

ポテトエキス末	...	4.0 g
ブドウ糖	...	20.0 g
クロラムフェニコール	...	0.1 g
寒天	...	15.0 g

pH 5.6±0.2

調製方法

本品39.1gを1Lの精製水に懸濁し、加熱溶解後、121℃ 15分間滅菌し、50℃まで冷却して使用してください。

製品情報

製品番号	製品名	容量	参考価格
07037-62	シカメディア CP加ポテトブドウ糖寒天培地	300g	8,500 円

シカメディア製品情報

ボトル包装	分包包装	リパック(詰め替え用)
300g入りボトル包装品です。 上から見ても分かるようキャップに培地の略称を記載しています。	培地の調製量にあわせた小分け包装品です。 容器に入れやすいスティックタイプです。	廃棄物を減量化する包装品です。 袋のラベルを剥がし、ボトルにラベルを再度貼ることができます。

製品名	製品番号	容量	包装
シカメディア 標準寒天培地	07026-62	300g	ボトル
	07026-64	300g	リパック
	07026-09	400mL用×40	分包
シカメディア マンニトール食塩寒天培地	07027-62	300g	ボトル
	07027-64	300g	リパック
	07027-14	200mL用×40	分包
シカメディア ポテトブドウ糖寒天培地	07028-62	300g	ボトル
	07028-64	300g	リパック
	07028-09	400mL用×40	分包
シカメディア 緩衝ペプトン水	07029-62	300g	ボトル
	07029-64	300g	リパック
	07029-79	1L用×40	分包
シカメディア デオキシコレート寒天培地	07030-62	300g	ボトル
	07030-64	300g	リパック
	07030-09	400mL用×40	分包
シカメディア BCP加プレートカウント寒天培地	07033-62	300g	ボトル
シカメディア M. R. S寒天培地	07034-62	300g	ボトル
シカメディア M. R. Sブイヨン	07035-62	300g	ボトル
リパックシステム 専用ボトル	717715-1	1本	詰め替え用 ボトル



試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1090

HP: <https://www.kanto.co.jp>