



macro Pipette controller

マクロピペットコントローラー

BRAND. For lab. For life.®

コストパフォーマンスに優れた
手動ピペットコントローラー

製品情報ページは
こちら ↓



PIPETTE CONTROLLER

macro を選ぶ 6つのメリット

Pipette Controller



01 独自設計のバルブシステムを採用

独自設計のバルブシステムによりレバー 1本で簡単・確実・快適に吸引・排出ができ、無理なく微妙な調整が可能

02 優れたコストパフォーマンス

ガラス、プラスチックを問わず、接続口径Φ9.2mm未満、0.1～200mLまでの市販ピペットを装着可能

03 簡単なメンテナンス

組み立てしやすい、分解しやすい設計で、パーツ交換も簡単

04 使い分けもできる4色展開

カラーは4色展開。個人別・サンプル別等、様々な使い分けが可能

05 液体侵入を防止

疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により本体への液体侵入を防止

06 オートクレーブ(121℃)滅菌可

アダプターサポートとメンブレンフィルターは、オートクレーブ(121℃)による滅菌可



液の充填

ゴム球を押し潰した後、ピペッティングレバー(レバー)を上へ動かすと液体は吸引されます。レバーを動かす強弱により吸引スピードのコントロールが可能です。



調整・液の排出

調整は、軽くレバーを上下に動かし合わせたい位置でレバーから手を放します。排出の際はレバーを下げます。もし途中で止めたい場合は、レバーから手を放せば直ちに排出は止まります。



ブローアウト

ピペット先端に残った液体は、ブローアウトボタンを押すと完全に排出することができます。

Ordering information


注文情報

macro Pipette controller

カラーコード	入数	Cat. No.	注文番号
■ グレー	1	26200	70260-00
■ グリーン	1	26201	70261-51
■ ブルー	1	26202	70261-52
■ マゼンダ	1	26203	70261-54



Accessories

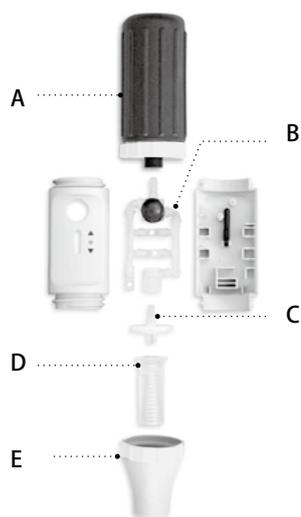

- A: ゴム球
- B: バルブシステム
- C: メンブレンフィルター
- D: シリコンアダプター
- E: アダプターサポート

A: ゴム球

カラーコード	入数	Cat. No.	注文番号
■ グレー	1	26225	70260-37
■ グリーン	1	26228	70260-59
■ ブルー	1	26226	70260-57
■ マゼンダ	1	26227	70260-58



B: バルブシステム

入数	Cat. No.	注文番号
1	26128	70260-29



C: メンブレンフィルター

規格	入数	Cat. No.	注文番号
3.0µm 未減菌	1	26052	70260-52



D: シリコンアダプター

入数	Cat. No.	注文番号
1	26146	70260-46



E: アダプターサポート

カラーコード	入数	Cat. No.	注文番号
■ グレー	1	26220	70260-48
■ グリーン	1	26223	70260-56
■ ブルー	1	26221	70260-54
■ マゼンダ	1	26222	70260-55



BRAND®はBRAND GMBH+CO KG(ドイツ)の登録商標です。

当社による技術上の記載はユーザーの皆様へ情報を提供し、お役に立とうとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や結果を実際の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様ご自身で試験していただけますようお願いいたします。

- 本記載の製品は、試験・研究用としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

日本総販売店



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: (03) 6214-1094

HP: <https://www.kanto.co.jp>



BRa-08 (202504)