

## エアリークの早期発見に 始業前点検でピペットの信頼性を確保

マイクロピペットの精度誤差の原因はそのほとんどがエアリークです。精度管理を行う上でエアリークテスターを推奨しております。専用ソフトウェアの追加でテスト結果を自動保存し、ヒューマンエラーを防止します。

# PLT unit


## マイクロピペット用エアリークテスター

シングル用アダプター  
(チップ有用)  
使用イメージ



BRAND. For lab. For life.®

紹介動画はコチラ ↓

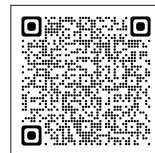

マルチ用アダプター(オプション)  
使用イメージ



### チャンネルアダプター

3つのアダプター(シングル チップ有・無し、マルチ)が使用できます

### ディスプレイ

簡単なメニューナビゲーション

### スタート/実行ボタン

### LEDディスプレイ

検査状況を色で表示します



戻るボタン

選択ボタン

簡単操作

## 01 選べる検査方法

エアリークテスターは、差圧測定によってエアリークを検査します。

アダプターを変更すると、シングルピペット/マルチピペットのチップ装着あり・なしで検査することができます。




## 02 わかりやすい検査結果表示

検査終了後、計測されたリーク率とリークの有無がディスプレイに表示されます。

測定時に表示されるプログレスバーには「PASS」、「FAIL」の判定である基準値がマークされています。

このマークは ISO8655-2 による許容容積のおよそ 1/4 に相当しています。

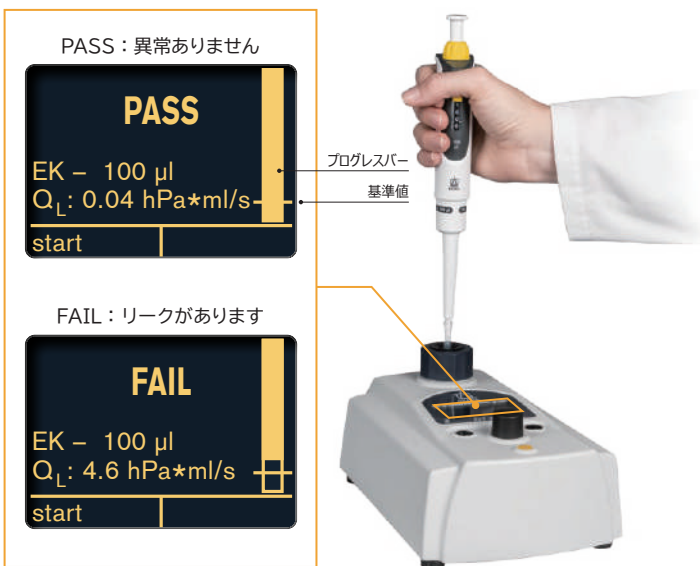

## 03 本体にはセルフテスト機能付き

## 04 簡単データ保存

専用ソフトを使うことで、各ピペットのテスト結果や本体のセルフテストの結果が自動で保存されます。

必要に応じて証明書を印刷することができます。



### 【セット内容】

- ・エアリークテスター本体 ×1台
- ・シングル用アダプター (チップ有用) ×1個
- ・シングル用アダプター (チップ無用) ×1個
- ・フィルター (アダプター用) ×3個
- ・ACアダプター ×1個

注文番号	Cat.No	製品名 / 規格
70061-00	703970	エアリークテスター
70061-01	703975	シングル用アダプター (チップ有用)
70061-02	703976	シングル用アダプター (チップ無用)
70061-03	703977	マルチ用アダプター
70061-04	703978	フィルター (アダプター用) 10入
70061-05	703979	ACアダプター
70061-06	703980	ソフトウェア

※輸入になりますので納期につきましてはご相談ください

BRAND® はBRAND GMBH+CO KG (ドイツ) の登録商標です。

当社による技術上の記載はユーザーの皆様へ情報を提供し、お役に立ちとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や結果を実際上の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様ご自身で試験していただけますようお願いいたします。

- 本記載の製品は、試験・研究用としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

日本総販売店

**Cica** 関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
(03) 6214-1094

HOME PAGE: <https://www.kanto.co.jp>



BRa-29 (202402)