

Volumetric flasks, 3 marks

ディスペンセット 精度確認用メスフラスコ

BRAND. For lab. For life.[®]



- POINT**
- 01** ディスペンセットを
すばやく簡単に精度確認
 - 02** クラスA
DAkkS校正証明書付

OK!

日頃の簡単な点検作業でディスペンセットの信頼性を確保

ディスペンセットの性能管理は すばやく簡単に作業できる 「精度確認用メスフラスコ」を使用することにより 早期の異常発見が可能です


3本の青い線は、公称容量と許容誤差範囲を示します。

(誤差範囲 = 精度 + 2 × 再現性)

例) ディスペンセット S デジタル容量可変式
vol.50mL (製品番号 70267-36)

- ・公称容量 : 50mL
- ・許容誤差範囲: 上限 50.35mL
下限 49.65mL

公称容量を分注し、メニスカスが許容誤差範囲の上限と下限の間にある場合、ディスペンセットは正しく分注されています。

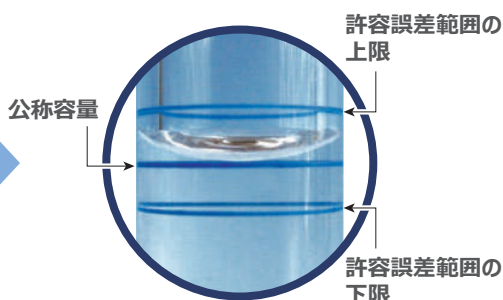

許容誤差範囲外になった場合

ディスペンセットのクリーニングまたは、必要に応じて取扱説明書の「トラブルシューティング」を行ってください。

それでも解決しない場合には、「BRAND family support」の検定・修理もしくは「JCSS 校正」を販売店に依頼してください。

注意点

この「精度確認用メスフラスコ」は本体の不具合を早期発見することを目的としているため、DIN EN ISO8655 に準拠した容量チェックではありません。

Ordering Data

Volumetric flasks, 3 marks

ディスペンセット 精度確認用メスフラスコ (キャリブレーションマーク刻印)、プラグ栓 (PP)

3 標線 クラス A DAKKS 校正証明書付 メニスカス確認用シート付属						
注文番号	Cat.No	公称容量 mL	摺合	許容誤差 ±mL	入数	標準価格(円)
70268-56	38204	10	NS 10/19	0.070	1	26,450
70268-57	38206	25	NS 10/19	0.175	1	26,450
70268-58	38208	50	NS 12/21	0.35	1	27,600
70268-59	38210	100	NS 14/23	0.70	1	28,750

※BRAND 社にて DAKKS 校正証明書を発行しますので、輸入にお時間をいただいております。

BRAND® は BRAND GMBH+CO KG (ドイツ) の登録商標です。

当社による技術上の記載はユーザーの皆様へ情報を提供し、お役に立ちとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や結果を実際上の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様ご自身で試験していただけますようお願いいたします。

- 本記載の製品は、試験・研究用としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

日本総販売店

Cica 関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
(03) 6214-1094

HOME PAGE: <http://www.kanto.co.jp>



BRa-26 (202209)