



選ぶメリットを実感!!
紹介動画はコチラ ↓



accu-jet® S

電動ピペットコントローラー アキュジェット S

BRAND. For lab. For life.®

使いやすくなった 4つの新改良

新改良 01 操作性が向上・左右どちらの手でも

新改良 02 ピペットを装着したまま置ける

新改良 03 2色の充電表示でバッテリーが長持ち

新改良 04 トリクル充電で過充電を防止



再生可能エネルギー

BRANDの工場では、認定の水力発電所から供給された環境に優しいエネルギーと、高効率コージェネレーションユニットで生成されたエネルギーを使用しています。



サステナブルパッケージ

製品の包装には、約90%の再生段ボールを使用しています。

片手で 正確に 効率的に 操作

人間工学に基づいた設計で長時間のピペッティングでも疲れにくい

使いやすくなった4つの新改良

アダプターケース

アダプターケース内のシリコンアダプターは、0.1～200mLのガラスまたはプラスチック製ピペットを装着することができます。



accu-jet® S, 色: アンスラサイト

可変式
モータースピードダイヤル

ダイヤルを回すことで最大速度(+)から最小速度(-)までスムーズにモータースピードを調整できます。

吸引/排出ボタン

可変式モータースピードダイヤルで設定した上限速度までの範囲で、押す力の強さを変えることによって、微妙な速度調整が可能です。

モーター

パワフルなモーターを搭載。大容量でもストレスなく吸引/排出が可能です。

LED充電表示

緑と赤の2色のLED充電表示。緑色が点滅または点灯している場合、最大2時間のピペッティングが可能です。

排出モード切替えスイッチ

モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます。

充電ソケット

わずか約4時間でフル充電されます。充電中の作業も可能です。

シリアル番号



新改良 01



強制・自然排出の選択が可能

モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます。



操作性が向上・左右どちらの手でも

片手で全ての操作ができます。排出モードとモーター速度の設定は親指で、吸引・排出スピードの調整は人差し指と中指で行えます。



電子部品の腐食を防止

内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します。



内部への液体侵入を防止

疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます。

新改良 02



ピペットを装着したまま置ける

ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます。



壁掛けラックでスペースを有効活用

付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます。

新改良 03



2色の充電表示でバッテリーが長持ち

充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。

新改良 04



トリクル充電で過充電を防止

トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。

Ordering information

注文情報



accu-jet® S, アンスラサイト



accu-jet® S, ベリー

accu-jet® S

標準付属品：アキュジェットS、ニッケル水素電池、ユニバーサルACアダプター、交換用メンブレンフィルター 0.2 μm（滅菌済）×2、壁掛けラック、取扱説明書、BRAND社製品保証登録情報カード

※シリコンアダプター、アダプターケース、メンブレンフィルターのみオートクレーブ滅菌が可能です。



accu-jet® S, ペトル



accu-jet® S, アメシスト

色	入数	Cat. No.	注文番号
アンスラサイト	1	26350	70263-50
ベリー	1	26351	70263-51
ペトル	1	26352	70263-52
アメシスト	1	26353	70263-53

シリコンアダプター

入数	Cat. No.	注文番号
1	26508	70265-08

アダプターケース

入数	Cat. No.	注文番号
1	26658	70263-54

バッテリーパック

入数	Cat. No.	注文番号
1	26630	70266-30

スナップテープ

入数	Cat. No.	注文番号
3	26547	70263-55

壁掛けラック

入数	Cat. No.	注文番号
1	26539	70263-56

ユニバーサルACアダプター 変換プラグ

入数	Cat. No.	注文番号
1	26606	70263-57

メンブレンフィルター

規格	入数	Cat. No.	注文番号
0.2μm 滅菌済	1	26530	70265-30
3.0μm 未滅菌	1	26052	70260-52

バッテリーカバー

色	入数	Cat. No.	注文番号
➤ アンスラサイト	1	26780	70263-58
➤ アメシスト	1	26781	70263-59
➤ ベリー	1	26782	70263-60
➤ ペトル	1	26783	70263-61

BRAND®はBRAND GMBH+CO KG (ドイツ)の登録商標です。

当社による技術上の記載はユーザーの皆様へ情報を提供し、お役に立つとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や結果を実際上の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様で自身で試験していただけますようお願いいたします。

- 本記載の製品は、試験・研究用としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

日本総販売店

Cica 関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: (03) 6214-1094

HP: <https://www.kanto.co.jp>



BRa-27 (202407)