

リスクアセスメントの見直し 行っていますか？

溶剤や薬品の暴露による薬傷、やけど等の災害は年間数百件以上も発生しています。

安全性を確保するためにも、リスクアセスメントの見直しを実施し、適切な耐薬品手袋の使用を推奨致します。



耐薬品ガイド

薬品名	適応時間
アセトニトリル	Acetonitrile > 1440分
アセトン	Acetone > 480分
アンモニア (10%)	Ammonia (10%) > 480分
n-ヘキサン	N-hexane > 480分
塩酸 (37%)	Hydrochloric acid (37%) > 480分
酢酸 (50%)	Acetic acid (50%) -
酢酸エチル	Ethyl acetate > 480分
ジエチルアミン	Diethylamine > 480分
ジクロロメタン	Dichloromethane > 480分
硝酸 (50%)	Nitric acid (50%) > 240分※
水酸化ナトリウム (50%)	Sodium hydroxide (50%) > 480分
テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran > 480分
トルエン	Toluene > 480分
二硫化炭素	Carbon disulfide > 480分
フッ酸 (40%)	Hydrofluoric acid (40%) > 240分
ホウ酸	Boric acid -
メタノール	Methanol > 360分
硫酸 (93%)	Sulfuric acid (93%) > 1440分

- : 推奨評価を行うには、データが不足しています

※ : 70%での試験データ

- ① 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
- ② 薬品、溶剤は浸透する場合がありますので、ご使用の際ご注意ください。
- ③ 電気を使用する作業の場合、感電の恐れがありますので、ご使用の際ご注意ください。
- ④ 直射日光、高温の場所を避け、涼しい場所で保管してください。
- ⑤ 刃物やとがったものに触れると切れる場合がありますのでご使用の際、ご注意ください。
- ⑥ 手袋は乾燥した清潔な手で取り扱い、石油系のローションの使用は避けてください。
- ⑦ 重度の薬品との接触があった場合は、直ちに手袋を外して、適切な方法で処理してください。
- ⑧ 手袋が薬品で汚れてしまった場合、外側の表面に触れないようにして手袋を脱いでください。そで口部分を折り返し脱いでください。

POINT 01

世界標準の安全性

装着の快適性・安全性・薬品不透過性がみだしていることを意味します。



POINT 02

広範囲にわたる、薬液に対応

- ・ 左右兼用の使い捨てタイプ
- ・ インナー手袋として使用可能


厚み：約 0.06 mm

素材：ポリエチレン、EVOH

POINT 03

選べる3サイズ

- 「A- 中指長さ」
- 「B- 手のひら周り」
- 「C- 全長」にあわせてお選び頂きます。

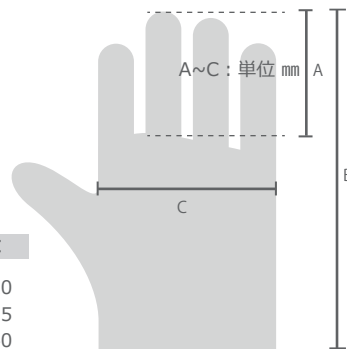

規格	A	B	C
M08	85	365	120
L09	90	405	135
XL10	95	405	140

表示サイズは参考寸法です。
製造ロットにより大きさが多少前後する場合がございます。
予めご了承ください。

ラボの環境を安全に保ち
リスク低減する

SPILL KIT

液体危険物吸収剤 シカクリアスピルキットⅡ

吸引量

Cica clear spill kit II

18.5
L

化学物質を扱う場所の
緊急対策に。

PIG® HazMat 吸収剤は特別に処理されています。酸・アルカリ・水・溶剤も分解や反応なしに危険な流出物を吸収します。

耐薬品ガイド・他製品ラインアップの詳細等は、別途お問い合わせください。



ソックス

耐薬品手袋
結束バンド

ディスプレイバック


マット



マットには、ミシン目があり、必要な分だけ使用することができます。



ソックスで漏洩した液体を囲み、内側にたまった液体を吸収します。

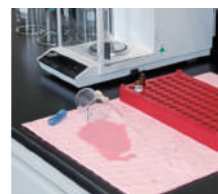

実験台の上などの少量の漏洩に便利。

注文番号

製品名 / 規格

入数

標準価格
(円)

クリアスピルキットⅡ

96990-40

Cica クリアスピルキットⅡ

1

18,000

【キット内容】

キットサイズ：W40.6cm×Hさ45.7cm×D14cm

- ・ハズマットピグ® マット 15枚
- ・ハズマットピグ® ソックス 2本
- ・耐薬品手袋 (L09) 1ペア
- ・ディスプレイバック / 結束バンド 1セット (各4入)

詰め替え用

96990-41

詰め替え用 ハズマットピグ® マット (5枚入)

1

2,700

96990-42

詰め替え用 ハズマットピグ® ソックス (2本入)

1

8,600

※詰め替え用マットとソックスには、ディスプレイバック×1・結束バンド×1がそれぞれ入っています。

96990-43

耐薬品手袋 M08 (2ペア入)

1

2,200

96990-44

耐薬品手袋 L09 (2ペア入)

1

2,200

96990-45

耐薬品手袋 XL10 (2ペア入)

1

2,200



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: (03) 6214-1094

HP: <https://www.kanto.co.jp>

(202406)