

フィルター製品



手間を軽減

ろ過時間の短縮

製品名	マイクロファンネル	スーポア200メンブレン	ニュークリポアメンブレン
コード番号	4818	66234	10417012
製品タイプ	フィルターとファンネルの一体型 (300mL)	ディスクフィルター	ディスクフィルター
膜材質	ポリエーテルスルホン*	ポリエーテルスルホン*	ポリカーボネート
孔径・直径	0.2μm・47mm	0.2μm・47mm	0.2μm・47mm
滅菌	滅菌済み	滅菌済み	未滅菌
包装単位	20個 / 箱	200個 / 箱	100個 / 箱
使用するファンネル	無し (ファンネル一体型)	マグネチックフィルターファンネル・ガラスファンネル	ガラスファンネル
			
	* 標準的な流速 (水) : 26mL / min / cm ² 以上 (70kPa) 標準的な膜厚 : 145μm		

ろ過装置製品

製品名	3連マニホールド		マグネチックフィルターファンネル
コード番号	4889	4892	4277
製品タイプ	3連ステンレス製マニホールド	標準アダプター	マグネチックフィルターファンネル500mL (センチーノ用)
包装単位	1式 / 箱	3個 / 箱	1個 / 箱
		● 使用の際は別途吸引ポンプが必要です。	 ● ポリカーボネート膜は使用できません。 ● 3連マニホールドに装着の際は別途ゴム栓が必要です。

Cytiva (サイティバ)
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
〒169-0073
東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルディング
お問合せ： バイオダイレクトライン
TEL： 03-5331-9336
e-mail： Tech-JP@cytiva.com
www.cytivalifesciences.co.jp




掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問い合わせに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。

Cytiva and the Drop logo are trademarks of Global Life Sciences IP Holdco LLC or an affiliate.
Supor is a trademark of Global Life Sciences Solutions USA LLC or an affiliate doing business as Cytiva. Any other trademarks are the property of their respective owners.
If a third-party trademark is used in a promotional manner, reach out to your marketing partner for guidance.
The Danaher trademark is a proprietary mark of Danaher Corporation.
© 2025 Cytiva
For local office contact information, visit cytiva.com/contact
CY52249-09Jun25-FL

レジオネラ属菌の検査に関連する Cytiva製品のご紹介

～レジオネラ症防止指針第5版で追加された
ポリエーテルスルホン膜製品を中心に～

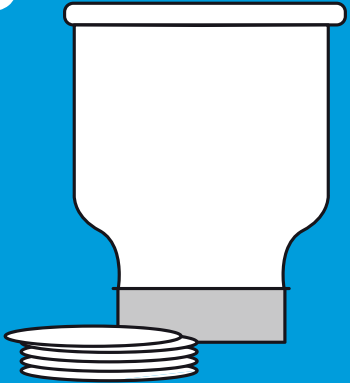

自然界に生息している細菌「レジオネラ属菌」を検査し、レジオネラ症の発生状況を調査する必要性は、公衆衛生上の関心事としてますます高まっています。


国内では「レジオネラ症防止指針」にレジオネラ属菌の検査方法について記載されています。2024年9月の改訂(第5版)において、ろ過濃縮法で使用するメンブレンフィルターの推奨素材に**ポリエーテルスルホン**が追加されました。

Cytivaのポリエーテルスルホン (スーポア) 膜は、従来のポリカーボネート製と比較して、**ろ過時間の短縮**や**操作性の向上**が期待できます。



レジオネラ属菌検査

一般的な（ポリカーボネート膜を用いた）ろ過濃縮法ワークフロー

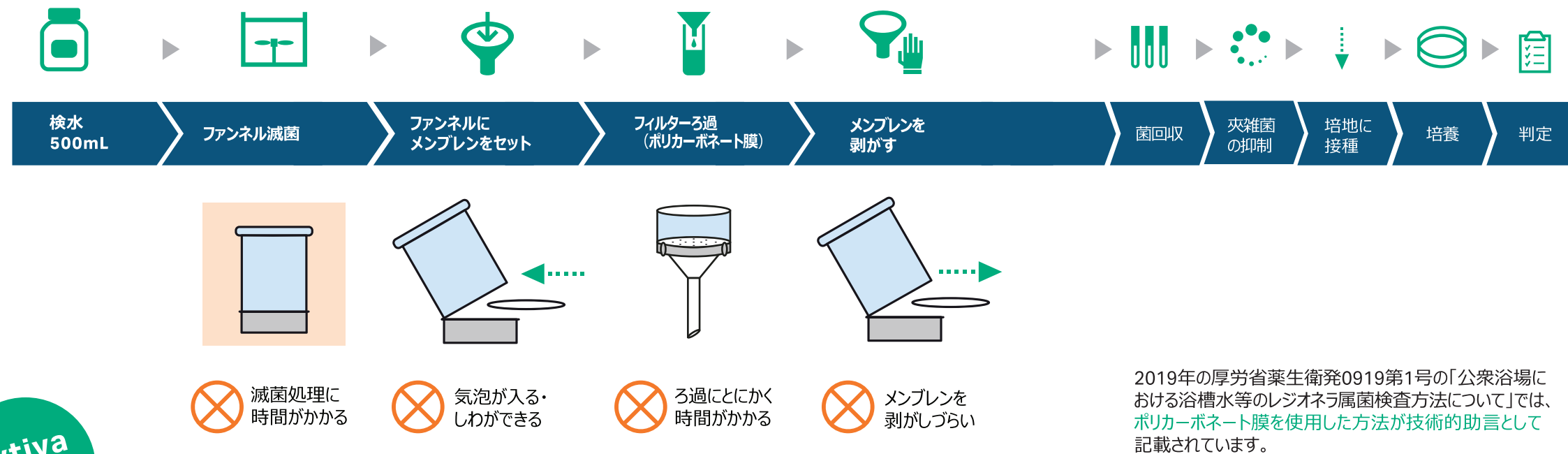

Cytiva
お薦め

マイクロファンネル（スーポア膜）を用いたろ過濃縮法ワークフロー



お薦め製品

マイクロファンネル （スーポア膜一体型）



メンブレンと一体型なので、
滅菌工程を短縮可能

スーポア膜を使用しているので、
ろ過時間を短縮

スーポア膜 （ポリエーテルスルホン）



破れにくく、しわになりにくい

異物が多く目詰まりしやすい
冷却塔水や修景用水（噴水など）
の検水に特におすすめ！