

ノンフロンへ
フロンから

買い替え！ キャンペーン

対象機器が
20%OFF

開催期間
2024 ▶ 1.31 Wed

薬用保冷庫・冷凍庫

MediFridge シリーズ は **フロン排出抑制法対象外** です


ノンフロン冷媒 R1234yf を新たに採用

Dramatic Future 2050の取り組みの一環として、新規製品に微燃性ノンフロン冷媒R1234yfを採用します。現地でのメンテナンスが難しい強燃性ノンフロン機器に比べ、微燃性ノンフロン機器は現地でメンテナンスが可能です。

※JRA GL-23.2022に沿って対応

R1234yfはオゾン層破壊係数（ODP）がゼロ、地球温暖化係数（GWP）が1でCO2と同等のため、地球環境への負荷が少ない冷媒です。R1234yfの燃焼性等級（ISO817）はA2Lクラスに属しており、A3クラスの強燃性ノンフロン（R600a）と比べより安全です。

GWP比較

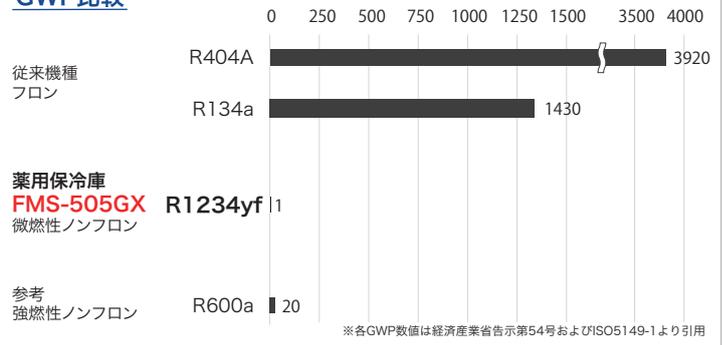

ノンフロンモデル
で解決

「フロン使用の冷蔵庫」は、冷凍機簡易点検の対象となる為、3ヶ月以上の点検義務があります。フロン使用の冷蔵庫ごとに記録、保管が必要です。

フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は、罰則が科されます。
例) 使用、廃棄時の義務違反は、行政処分・50万円以下の罰金

フロン破壊・再生の確認、フロン類廃棄に係る費用負担が義務付けられています。

機器廃棄時は、フロン回収を依頼する書面、交付された引取証明書を3年間保存することが義務付けられています。

GALILEI
Be cool, Be alive.



FMS-175GSX



FMS-505GX

運転モード切替機能

EC (Eco Control) モード

温度範囲が2～25℃と広範囲の設定が可能。
要冷蔵品のみならず、常温薬品の保管もできます。



1℃単位で表示

HC (High Control) モード


設定温度 3℃、4℃、5℃の選択が可能です。

- 温度分布（設定±1℃以内）
 - 温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。
- 厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。



1～7℃を0.1℃単位で表示

省スペース対応

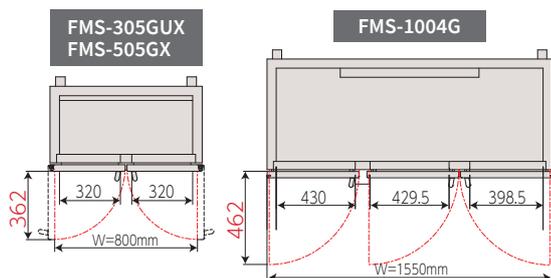

500mm未満の為、手前側に余分なスペースが不要。
幅寸法もより小さく、大容量に!!

収容物の取り出しが容易




スライド扉は片方ずつしか開きません。

片側開きも、両側開きも可能。
収容物の取り出しが容易に。


結露の少ない安定した保冷環境

スイング型扉

- 扉ガラス周りにウレタン発泡材入りで、熱ロスを低減します。
- 庫内収容物を確認できるガラス面積も確保しています。
- 結露の発生しやすいガラス周囲にヒーターを通電、表面温度上昇と結露を極力抑えます。

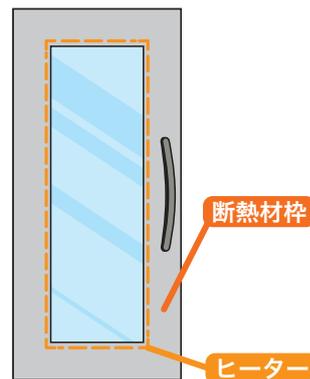

閉め忘れ防止

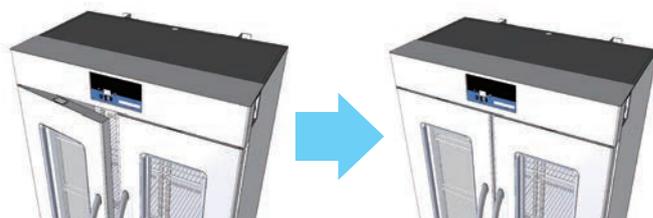

90°以内は自動で扉が閉まる仕様で、閉め忘れを防止。
ドアセンサーも標準装備。更なる安心・安全な保管環境をご提供します。

選べるカラーバリエーション

標準色(アイボリー)に加えて、ブラウン、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、スカイブルーの6色からお選びいただけます。



ブラウン ピンク オレンジ
イエロー グリーン スカイブルー

※上記はあくまで参考カラーです。実際の製品カラーとは多少異なることがあります。

機能的な空間の演出やゾーニング、試薬・薬品別・ご担当者ごとの認識保管などにお役立てください。

★本キャンペーン価格は、一年以内に対象機器及び従来機のお見積りをされていない方限定（弊社以外への見積り含む）。
本体キャンペーン価格以外に搬入費、オプションなどは別途お見積り。

*キャンペーン価格(税抜) **20% OFF**

	型番	有効内容積	外形寸法 ※(内突起物含む最大寸法)	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
スリム型薬用保冷庫 MediFridge	FMS-125GSX ※1	121L	W500×D450(548)×H1,430mm	3枚	64kg	257,000円	200,000円
	FMS-175GSX ※1	179L	W500×D450(548)×H1,870mm	5枚	76kg	299,000円	230,000円
	FMS-305GSX	303L	W500×D650(748)×H1,870mm	5枚	88kg	357,000円	280,000円
薬用保冷庫 MediFridge	FMS-305GUX ※1	300L	W800×D450(548)×H1,870mm	10枚	100kg	369,000円	290,000円
	FMS-505GX	500L	W800×D650(748)×H1,870mm	10枚	112kg	612,000円	480,000円
薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge	FMS-F155GSX	冷蔵室 173L 冷凍室 62L	W500×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 3枚 冷凍室 1枚	95kg	388,000円	310,000円
	FMS-F305GX	冷蔵室 315L 冷凍室 113L	W800×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 2枚	132kg	486,000円	380,000円
	FMS-F405GX	冷蔵室 432L 冷凍室 176L	W900×D750(848)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 4枚	145kg	717,000円	570,000円

※1 転倒防止処置必須 ※全機種転倒防止処置推奨 ※ガラス窓のない仕様にもできます。

Cica 関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(03) 6214-1094

HOME PAGE: <https://www.kanto.co.jp>